



蛋白酶抑制剂与磷酸酶抑制剂混合液 cocktail (含 PMSF)

试剂组成

A20120A0105S	规格	数量
蛋白酶抑制剂与磷酸酶抑制剂混合液	100 μ L/支	1 支
PMSF	50 μ L/支	1 支
说明书		1 份

产品介绍

该产品主要成分有亮氨酸, 抑肽酶, 胃蛋白酶抑制剂, EDTA-Na₂, 氟化钠, 原矾酸钠, 甘油磷酸钠, 焦磷酸钠等多种抑制剂, 可以有效抑制蛋白降解。

运输与储存

本产品采用冰袋或干冰运输 (根据目的地和同运产品而定)。产品在收到后应立即贮存于 -20 $^{\circ}$ C。

如果贮存于 -20 $^{\circ}$ C, 有效期为运达后六个月。

避免反复冻融。

产品使用限制

本产品只用于分子生物学研究。其不应用于诊断、预防和治疗疾病。在使用本产品时应遵从相应的注意事项。

操作说明

1. 每毫升 RIPA 裂解液中分别加入 10 μ L 的蛋白酶抑制剂与磷酸酶抑制剂混合液和 5 μ L 的 PMSF, 充分混匀后备用;
2. 上述混合液根据实验情况及实验用量, 即配即用;

注意事项

1. PMSF 在水中不稳定, 蛋白酶抑制剂与磷酸酶抑制剂混合液不可以与 PMSF 预混;
2. 蛋白酶抑制剂与磷酸酶抑制剂混合液略带黄色, PMSF 为无色液体, 不同批次混合液颜色可能略有不同;
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴防护手套操作。

技术支持

BioTNT 为其所提供的技术支持质量和效率而自豪。我们的技术支持部门在样品及检测领域及对 BioTNT 产品具有丰富的实践经验和充足的理论知识。如果您对 Western 或其它产品有问题或遇到困难, 请联系我们, 无需迟疑。BioTNT 客户是我们产品改进和特殊应用信息的主要来源。您所提供的信息对于 BioTNT 的研究人员很有帮助。当您对产品性能或新的应用及新的技术有任何建议时, 我们希望您能及时联系我们。

有关技术支持和更多信息, 请浏览 www.biotnt.com 的网页或致电 BioTNT 的技术支持部门。