

Goat Anti-Mouse IgG(H+L) HRP

试剂组成

A20120A0703S	规格	数量
Goat Anti-Mouse IgG(H+L) HRP	10 μ L/支	1 支
说明书		1 份

产品介绍

Goat Anti-Mouse IgG(H+L) HRP 为辣根过氧化物酶标记山羊抗小鼠 IgG 二抗，主要应用于 Western Blotting 的检测。

运输与储存

本产品采用冰袋或干冰运输（根据目的地和同运产品而定）。产品在收到后应立即贮存于-20℃。

如果贮存于-20℃，有效期为运达后一年。

产品使用限制

本产品只用于分子生物学研究。其不应用于诊断、预防和治疗疾病。在使用本产品时应遵从相应的注意事项。

操作说明（以下实验操作可根据各实验室经验做适当调整）

1. 一抗孵育结束后，在洗涤缓冲液（TBS-T 或 PBS-T）中洗涤印迹膜 3 次，每次 5-10 分钟。
2. 更换洗涤缓冲液（TBS-T 或 PBS-T），按照比例（1:20000-1:50000）加入本产品，缓慢摇匀。将印迹膜完全浸泡于混合液，室温孵育 1 小时。摇床孵育效果更好。
3. 更换洗涤缓冲液（TBS-T 或 PBS-T），洗涤印迹膜 6 次，每次 5-10 分钟。

如有需要，可参考下面的二抗稀释指南（1:20000， ≤ 5 张膜）。

- a) 1 μ L Goat Anti-Mouse IgG(H+L) HRP+99 μ L 洗涤缓冲液（TBS-T 或 PBS-T）= 100 倍稀释；
- b) 20 μ L 的 a 液+4000 μ L 洗涤缓冲液（TBS-T 或 PBS-T）=20000 倍稀释

注意事项

1. 本产品含有甘油，使用前请振荡摇匀，以免影响实验效果。
2. 本产品推荐稀释比例为 1:20000-1:50000，具体稀释比例请根据各实验中抗原和一抗的情况做适当调节。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴防护手套操作。

技术支持

BioTNT 为其所提供的技术支持质量和效率而自豪。我们的技术支持部门在样品及检测领域及对 BioTNT 产品具有丰富的实践经验和充足的理论知识。如果您对 Western 或其它产品有问题或遇到困难，请联系我们，无需迟疑。BioTNT 客户是我们产品改进和特殊应用信息的主要来源。您所提供的信息对于 BioTNT 的研究人员很有帮助。当您对产品性能或新的应用及新的技术有任何建议时，我们希望您能及时联系我们。

有关技术支持和更多信息，请浏览 www.biotnt.com 的网页或致电 BioTNT 的技术支持部门。

电话：021-51692391 免费热线：400 880 1880 Email: lab@biotnt.com 主页: www.biotnt.com